

Eltropol 300

Dok.-Nr. 85956/01

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
331.00001

sv

Reservdelslistan

- Vid beställning av reservdelar var vänlig ange beställningsnummer, antal och apparatnummer.
- De reservdelar som är markerade med * ersätts **inte** inom ramen för garantivillkoren eller BEGO-garantin.

fi

Varaosaluettelo

- Ilmoita varaosatilauksien yhteydessä tilausnumero, määrä ja laitenumero.
- BEGO:n myöntämä takuu **ei** kata mitään *:llä merkittyjä kuluvia osia.

da

Reservedelslisten

- Ved reservedelsbestilling angiv venligst bestillings-nr., mængde og apparat-nr.
- Alle med * markerede sliddele erstattes **ikke** indenfor rammerne af reklamationen eller BEGO-garantien.

de

Ersatzteilliste

- Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Menge und Geräte-Nr. angeben.
- Alle mit * gekennzeichneten Verschleißteile werden **nicht** im Rahmen der Gewährleistung oder der BEGO-Garantie ersetzt.

en

Spare parts list

- When ordering spare parts please quote the order no., quantity and equipment serial no.
- All wearing parts marked with * will **not** be replaced under the conditions of the warranty or the BEGO guarantee.

fr

Liste de pièces de rechange

- Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et le numéro de série.
- Toutes les pièces d'usure suivies d'un astérisque * **ne** sont **pas** remplacées dans le cadre de la garantie ni de la garantie BEGO.

Eltropol 300

Dok.-Nr. 85956/01

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.

331.00001

nl

Reserveonderdelen

- Vermeld bij bestellingen van reserveonderdelen a.u.b. bestelnr., aantal en apparaatnr.
- Alle met * gemarkeerde slijtagegevoelige onderdelen worden **niet** binnen de garantieprestatie of de BEGO-garantie vervangen.

es

Lista de piezas de recambio

- Al efectuar pedidos de piezas de recambio, sírvanse indicar el número característico, la cantidad de cada pieza y el número de aparato.
- La reposición de las piezas sujetas a desgaste que estén marcadas con un * **no** se contempla ni en la garantía del producto ni en la garantía de BEGO.

pt

Peças de reposição

- Ao encomendar peças de reposição, indique a ref.^a, a quantidade e o número do aparelho.
- Todas as peças de desgaste assinaladas com * **não** serão substituídas no quadro da garantia, incluindo a garantia BEGO.

it

Distinta delle parti di ricambio

- Per le ordinazioni di parti di ricambio indicare il n. codice, la quantità e il n. apparecchio.
- Tutte le parti d'usura contrassegnate con * **non** vengono sostituite nell'ambito della prestazione di garanzia o della garanzia BEGO.

el

κατάλογο ανταλλακτικών


- Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθ. παραγγελίας, την ποσότητα και το σειριακό αριθ. συσκευής.
- Όλα τα αναλώσιμα που επισημαίνονται με * **δεν** αντικαθίστανται στο πλαίσιο της παροχής εγγύησης από την εταιρεία BEGO.

Eltropol 300

Dok.-Nr. 85956/01

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
331.00001

Fig. 1

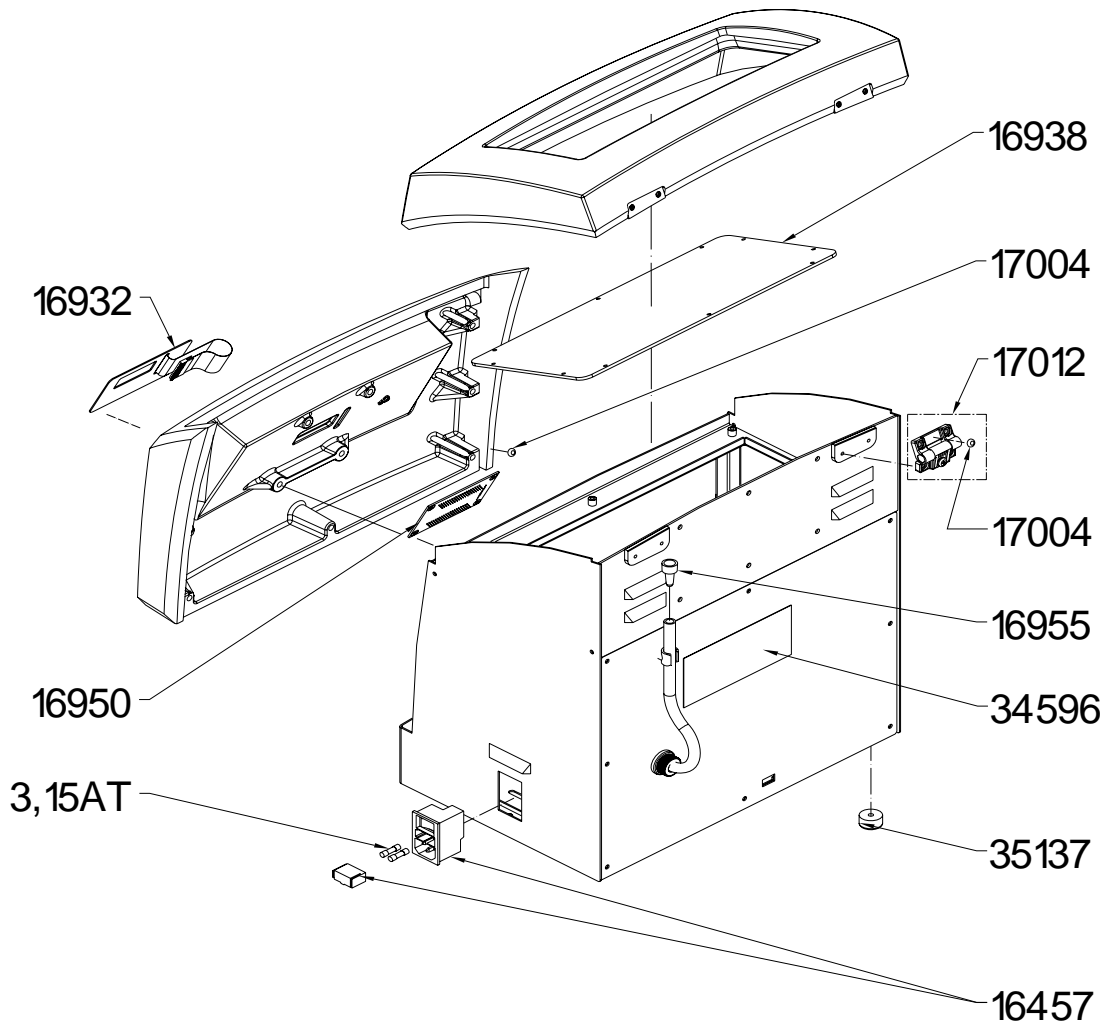

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
16457	1 Kombielement mit Sicherungsschublade	1 Combination element with fuse drawer	alle / all
16932	1 Bedienfeldfolie	1 Control panel foil	alle / all
16938	1 Deckelscheibe	1 Lid washer	alle / all
16950	1 Displayplatine	1 Display board	alle / all
16955	1 Stopfen	1 Plug	alle / all
17004 *	1 Stopfen, selbstklebend	1 Plug, self-adhesive	alle / all
17012	1 Scharnier mit Stopfen	1 Hinge with plug	alle / all
34596 *	1 Etikett Sicherheitshinweis	1 Security advice label	alle / all
35137	1 Gummifuß	1 Rubber foot	alle / all

* Förbrukningsdelar / Kuluvat osat / Sliddele
Verschleißteile / Wearing parts / Pièces d'usure / Verslijtdelen
Piezas de desgaste / Peças de desgaste / Parti d'usura / Αναλώσιμα

Eltropol 300

Dok.-Nr. 85956/01

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
331.00001

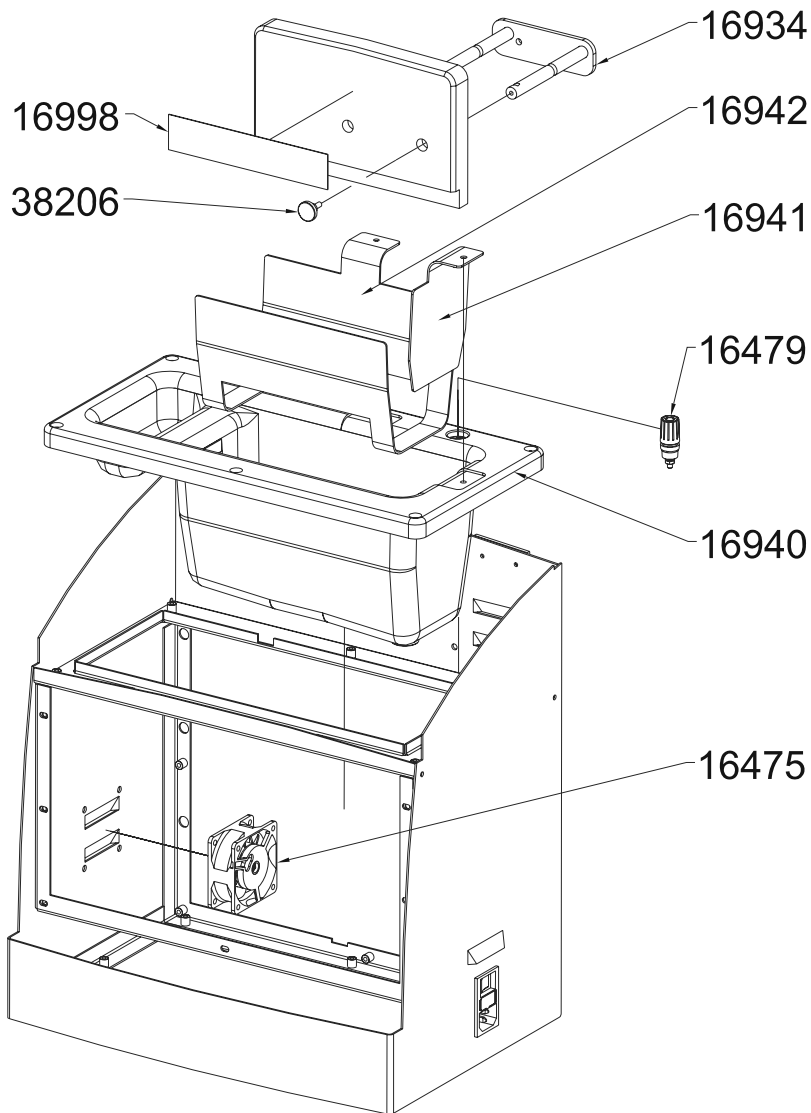


Fig. 2

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
16475 _____	1 Axiallüfter 12 V _____	1 Axial blower 12 V _____	alle / all
16479 * _____	1 Polklemme _____	1 Plug-in bushing _____	alle / all
16934 _____	1 Halteschiene _____	1 Holding rail _____	alle / all
16940 _____	1 Elektrolytwanne _____	1 Electrolyte trough _____	alle / all
16941 _____	1 Kathode, klein _____	1 Cathode, small _____	alle / all
16942 _____	1 Kathode, groß _____	1 Cathode, large _____	alle / all
16998 * _____	1 Etikett Sicherheitshinweis _____	1 Security advice label _____	alle / all
38206 * _____	1 Rändelschraube _____	1 Knurled screw _____	alle / all


* Förbrukningsdelar / Kuluvat osat / Sliddele
Versleißteile / Wearing parts / Pièces d'usure / Verslijtdelen
Piezas de desgaste / Peças de desgaste / Parti d'usura / Αναλώσιμα

Eltropol 300

Dok.-Nr. 85956/01

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
331.00001

Fig. 3

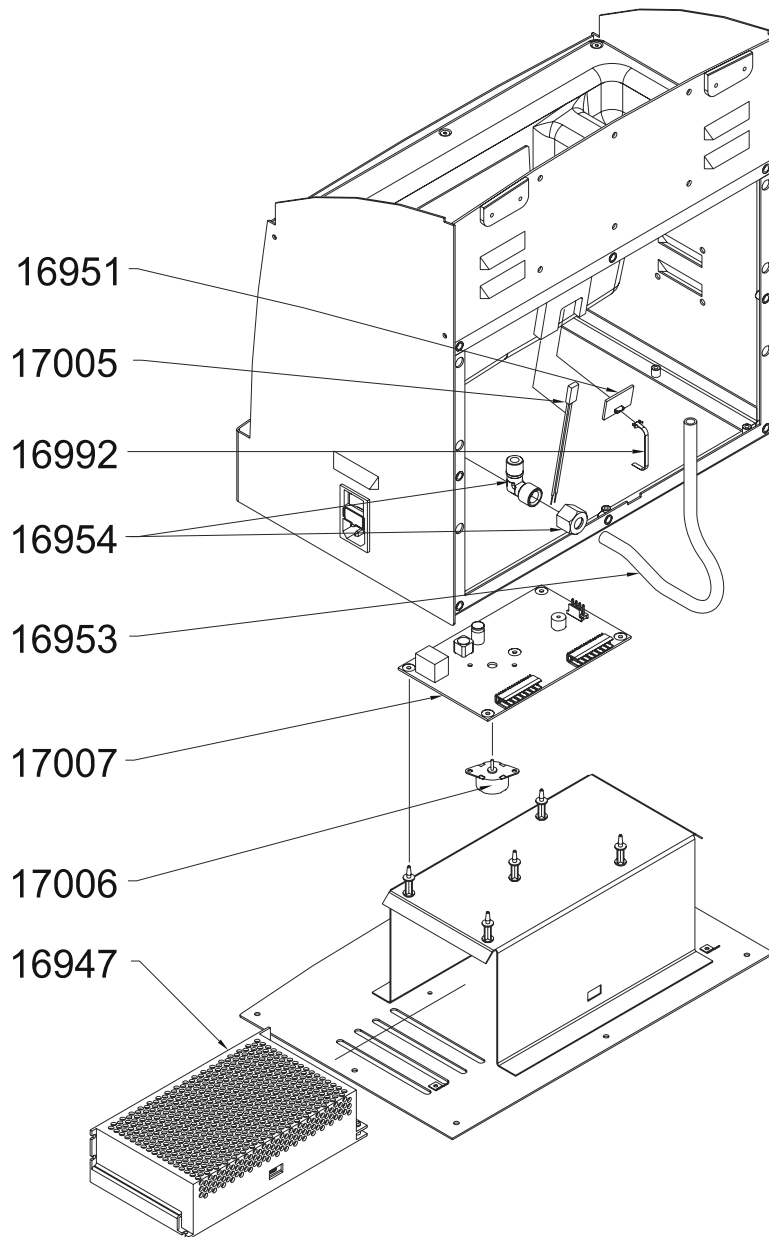


Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
16947	1 Netzteil 115/230 V	1 Power supply unit 115/230 V	alle / all
16951	1 Platine Temperaturmessung	1 Temperature measurement board	alle / all
16953	1 PU-Rohr	1 PU-pipe	alle / all
16954	1 Winkelverschraubung	1 Angle screw fitting	alle / all
16992	1 Flexkabel, 6-polig	1 Flex cabel, 6 pol.	alle / all
17005	1 Temperaturschalter mit Kabel	1 Temperature switch with cable	alle / all
17006	1 Schrittmotor mit Kabel	1 Stepping motor with cable	alle / all
17007	1 Steuerplatine mit Montageanleitung	1 Control board with instruction sheet	alle / all

Eltropol 300

Dok.-Nr. 85956/01

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
331.00001

Fig. 4

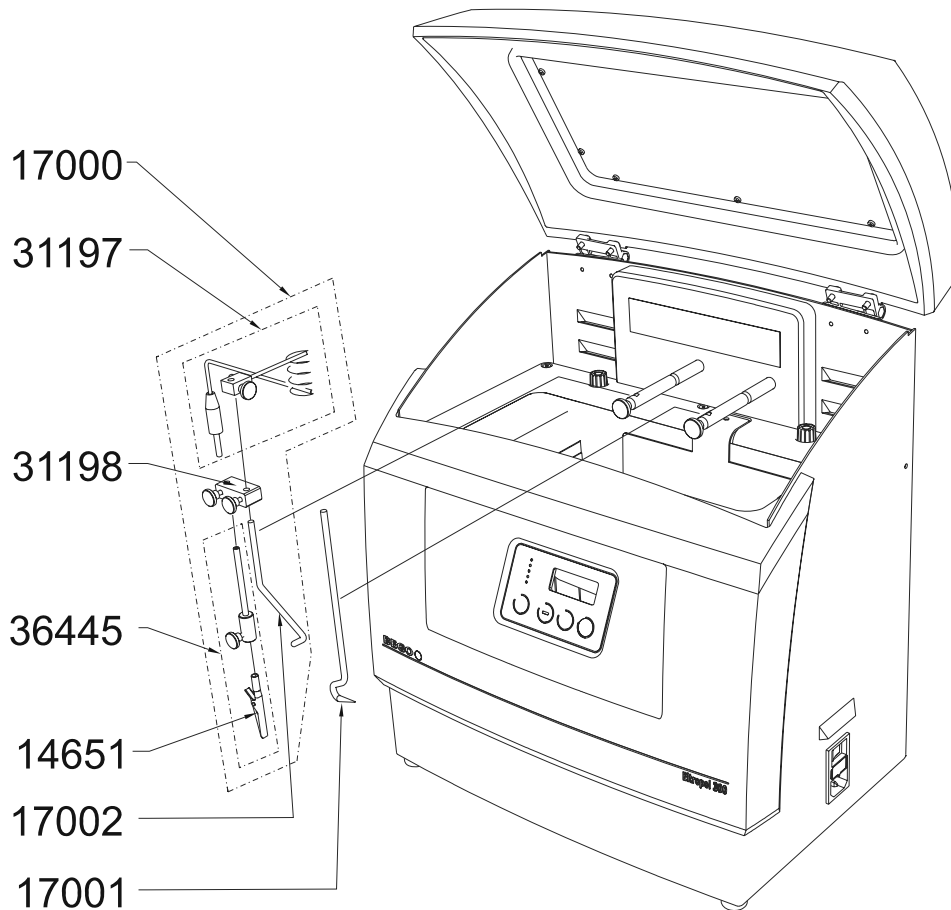

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
14651 *	1 Pack. Ersatzklemmen	1 Pack. repl. clips	alle / all
17000 *	1 Zusatzkathode, komplett	1 Special cathode supplement, complete	alle / all
17001	1 Modellhaken	1 Model hook	alle / all
17002	1 Zusatzkathode, gebogen	1 Special cathode supplement	alle / all
31197	1 Klemmstück, komplett	1 Shim, complete	alle / all
31198	1 Kathodenhalter, komplett	1 Cathode holder, complete	alle / all
36445 *	1 Set Ersatzklemmen mit Halter	1 Set repl. clamps with mounting	alle / all

* Förbrukningsdelar / Kuluvat osat / Sliddele
Versleißteile / Wearing parts / Pièces d'usure / Verslijtdelen
Piezas de desgaste / Peças de desgaste / Parti d'usura / Αναλώσιμα