


Miditherm

Dok.-Nr. 85820/00

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.

Miditherm 100 MP 306.00001

Fig. 1

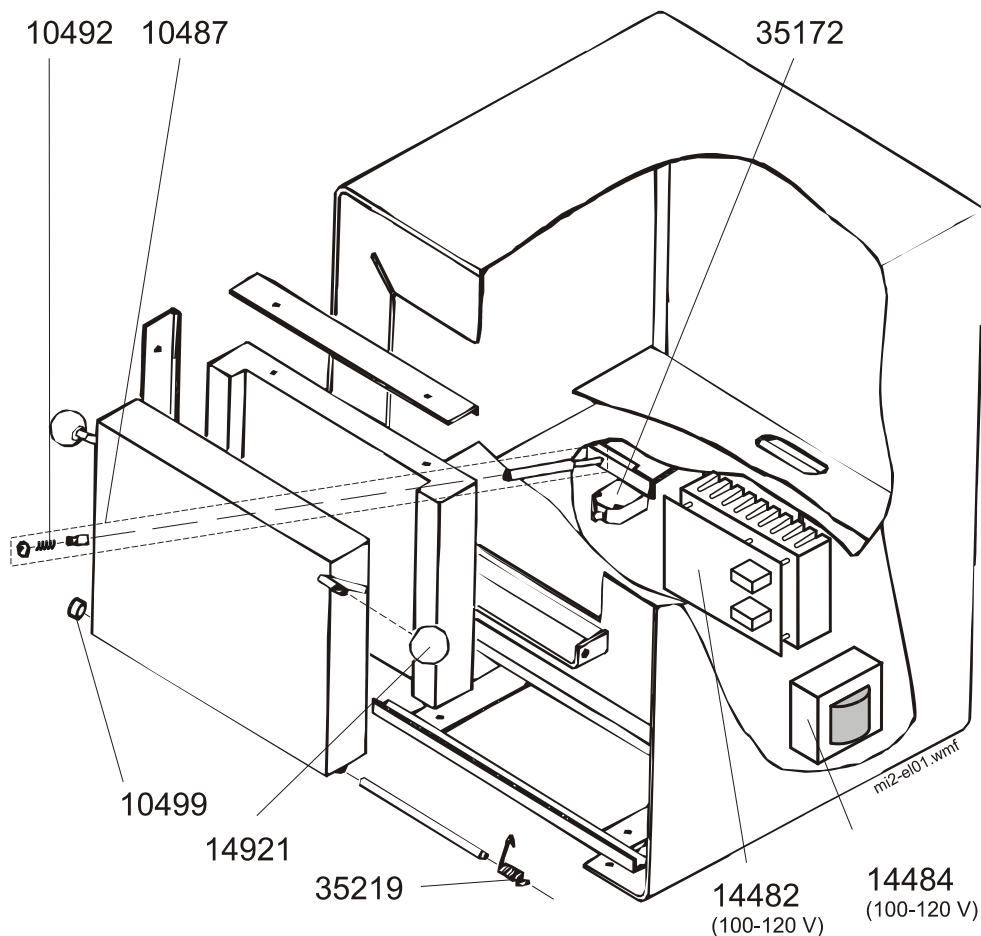

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
10487	1 Schaltstange mit Feder	1 Switch coupler with spring	alle / all
10492	1 Feder	1 Spring	alle / all
10499	1 Exzenter	1 Excenter	alle / all
14482	1 Leistungsteil	1 Power unit	100 – 120 V
14484	1 Trafo	1 Transformer	100 – 120 V
14921	1 Kugelknopf	1 Ball end	alle / all
35172	1 Taster	1 Calliper	alle / all
35219	1 Schenkelfeder	1 Spring clip	alle / all

(D) Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Stückzahl und Geräte-Nr. angeben.

(GB) When ordering spare parts please quote Order No., quantity and equipment serial No.

(F) Si vous commander des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et No. de série.

(E) Al efectuar pedidos de piezas de recambio, se sirvan indicar el No. característico, la cantidad de cada pieza y No. de aparato.


Miditherm

Dok.-Nr. 85820/00

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.

Miditherm 100 MP 306.00001

Fig. 2

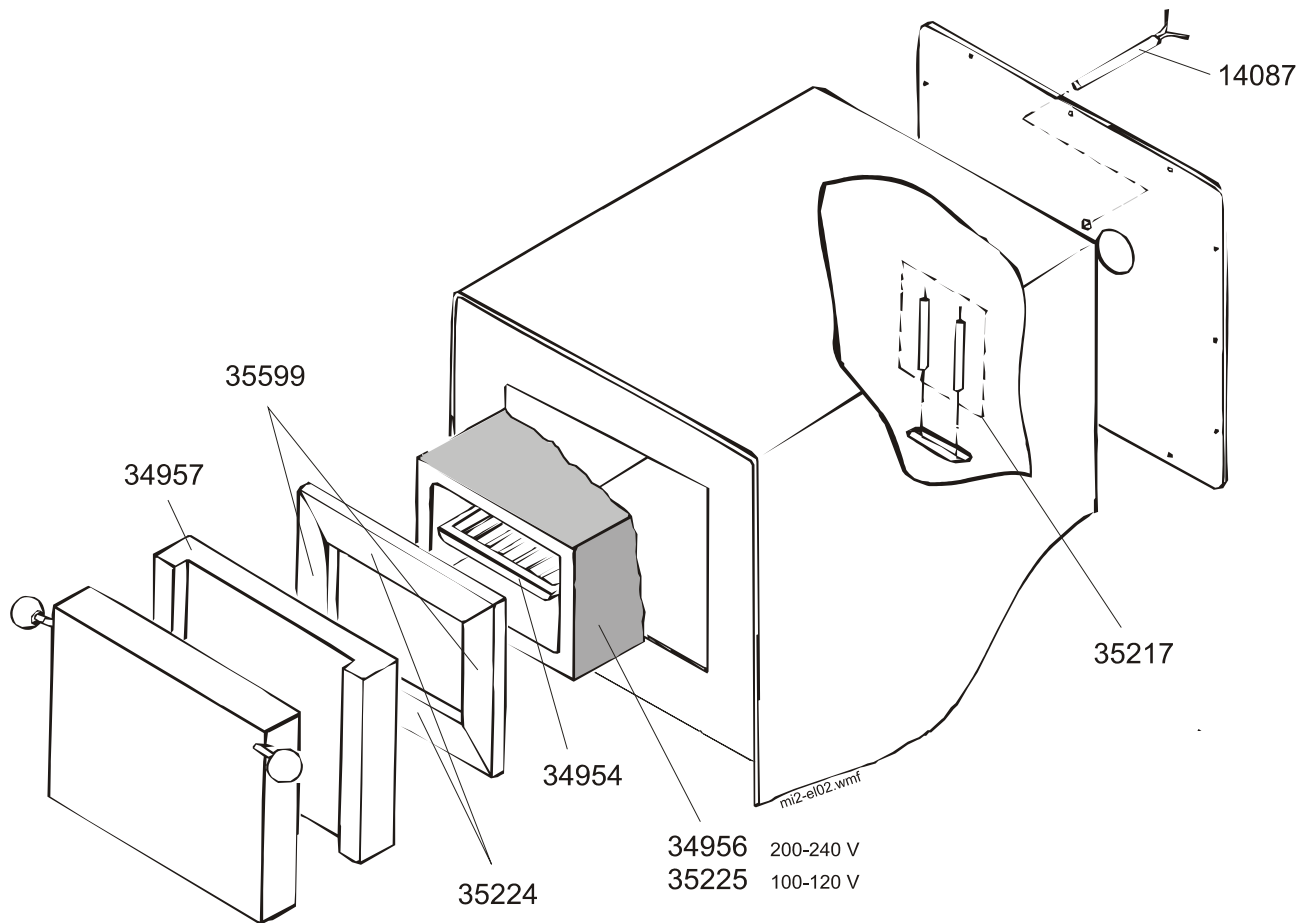

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
--------------------------	------------------------	------------	---------------------------------

14087	2 Thermoelemente Ni/Cr-Ni	2 Thermoelements Ni/Cr-Ni	alle / all
34954	1 Keramik-Bodenplatte	1 Ceramic base plate	alle / all
34956	1 Heizmuffel	1 Heating muffle	200-240 V
34957	1 Türstein	1 Door fire brick	alle / all
35217	2 Isolierrohre für Heizmuffel	2 insulating tubes for heating muffle	alle / all
35224	1 Kragenstein (oben/unten)	1 Collar fire brick (top/bottom)	alle / all
35225	1 Heizmuffel	1 Heating muffle	100-120 V
35599	1 Kragenstein (links/rechts)	1 Collar fire brick (left/right)	alle / all

(D) Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Stückzahl und Geräte-Nr. angeben.

(GB) When ordering spare parts please quote Order No., quantity and equipment serial No.

(F) Si vous commander des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et No. de série.

(E) Al efectuar pedidos de piezas de recambio, se sirvan indicar el No. característico, la cantidad de cada pieza y No. de aparato.


Miditherm

Dok.-Nr. 85819/00

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.

Miditherm 200 MP 307.00001

Fig. 3

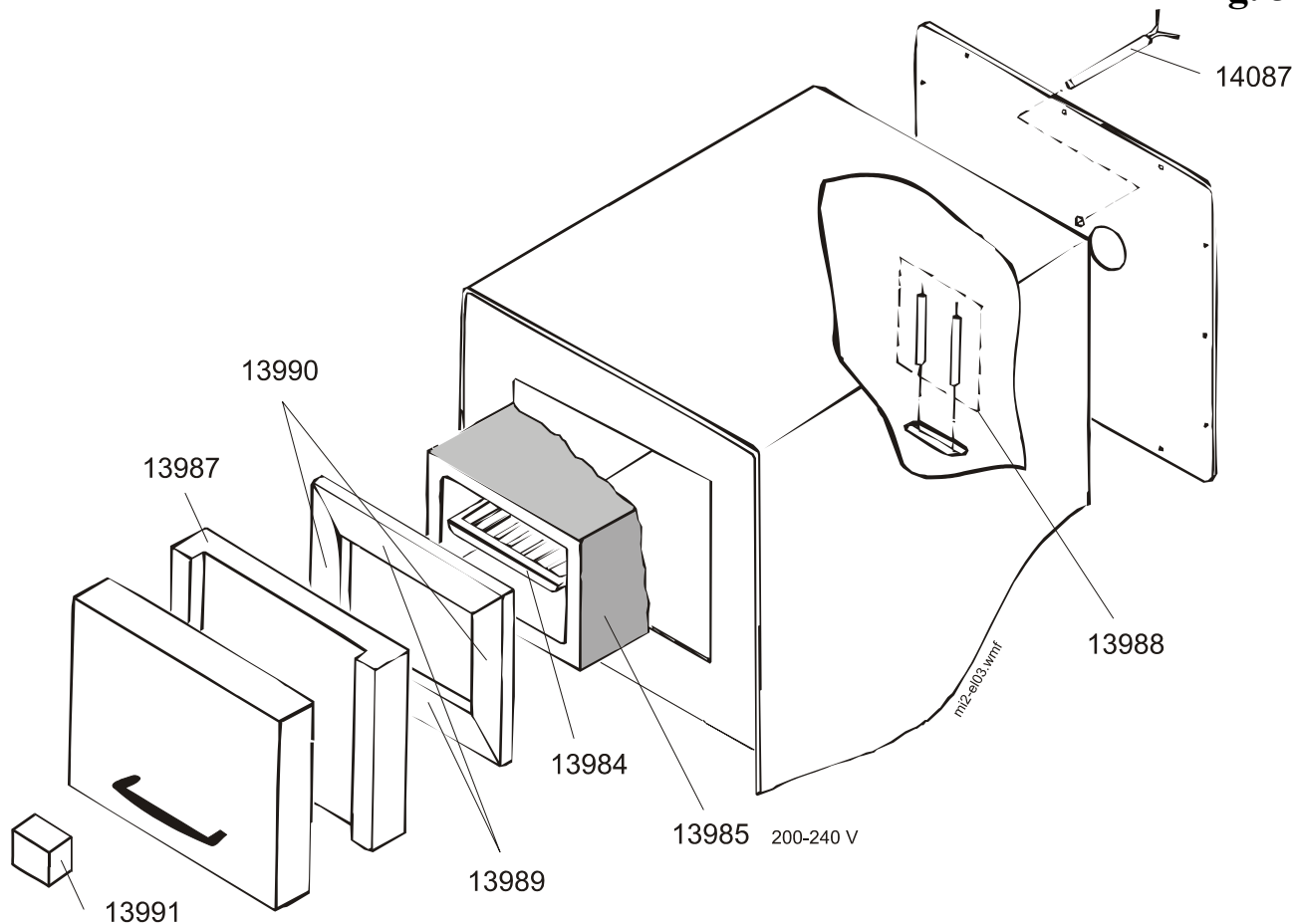

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
14087	2 Thermoelemente Ni/Cr-Ni	2 Thermoelements Ni/Cr-Ni	alle / all
13984	1 Keramik-Bodenplatte	1 Ceramic base plate	alle / all
13985	1 Heizmuffel	1 Heating muffle	200-240 V
13987	1 Türstein	1 Door fire brick	alle / all
13988	2 Isolierrohre für Heizmuffel	2 Insulating tubes for heating muffle	alle / all
13989	1 Kragenstein (oben/unten)	1 Collar fire brick (top/bottom)	alle / all
13990	1 Kragenstein (links/rechts)	1 Collar fire brick (left/right)	alle / all
13991	1 Türschalter	1 Door switch	alle / all

(D) Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Stückzahl und Geräte-Nr. angeben.

(GB) When ordering spare parts please quote Order No., quantity and equipment serial No.

(F) Si vous commander des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et No. de série.

(E) Al efectuar pedidos de piezas de recambio, se sirvan indicar el No. característico, la cantidad de cada pieza y No. de aparato.


Miditherm

Dok.-Nr. 85819/00

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.

Miditherm 100 MP	306.00001
Miditherm 200 MP	307.00001

Fig. 4

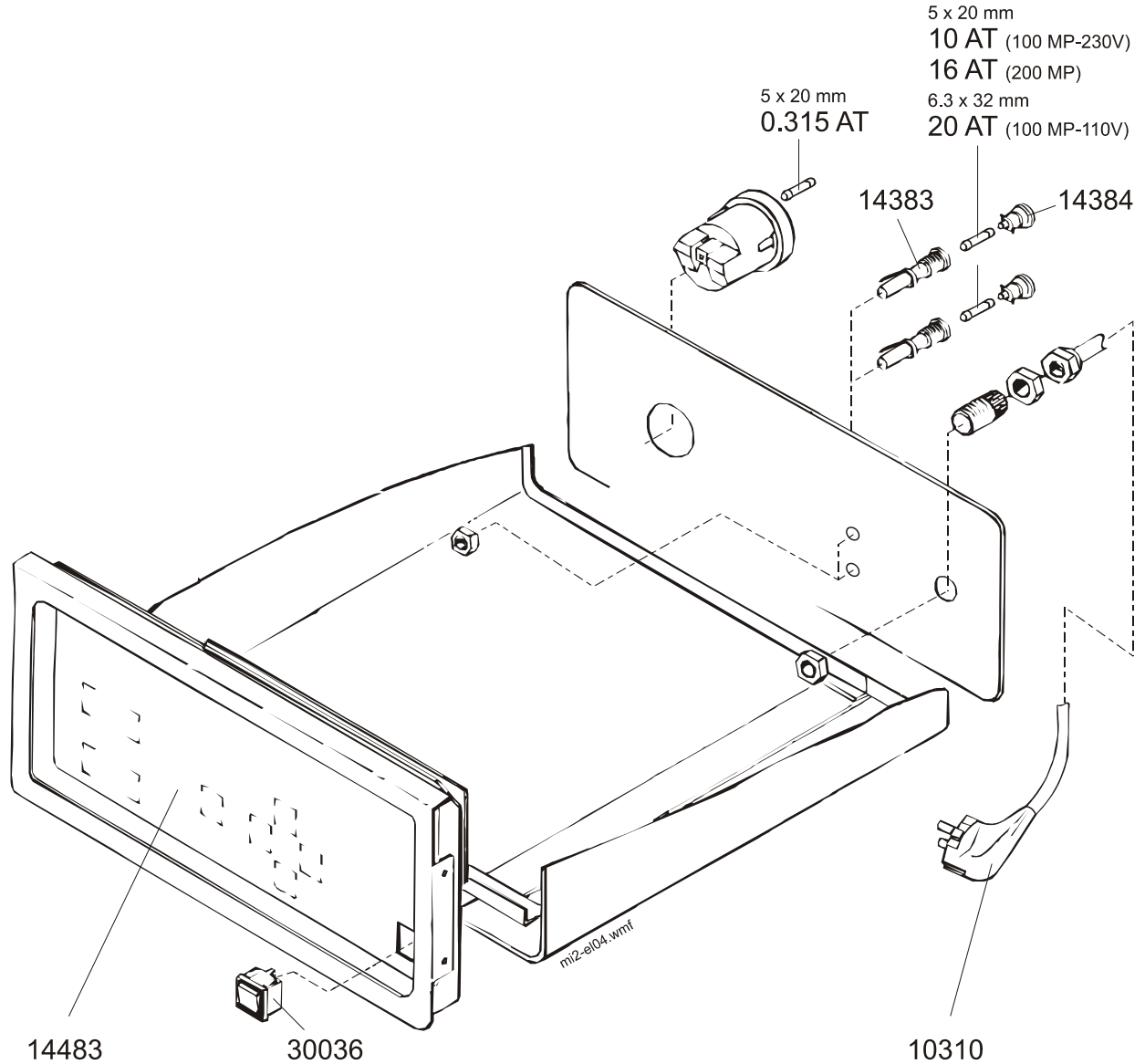

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
10310	1 Zuleitung	1 Conduit	alle / all
14383	1 Sicherungshalter	1 Fuse carrier	alle / all
14384	1 Sicherungskappe	1 Fuse cap	alle / all
30036	1 Wippschalter	1 Rocker switch	alle / all
14483	1 Regler	1 Regulator	alle / all

Ⓓ Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Stückzahl und Geräte-Nr. angeben.

ⒼⒷ When ordering spare parts please quote Order No., quantity and equipment serial No.

Ⓕ Si vous commander des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et No. de série.

Ⓔ Al efectuar pedidos de piezas de recambio, se sirvan indicar el No. característico, la cantidad de cada pieza y No. de aparato.